

Lokale Voraussetzungen für den Einsatz von v-consult[®] und v-box[®]

- Die v-box[®] und der Dymo[®]-Drucker müssen mit Strom (2 Anschlüsse) versorgt und mit dem Internet (1 LAN RJ45 Anschluss) verbunden sein. Keine Trennung während der Nacht und dem Wochenende!

- Firewall-Einstellungen mit Freigabe folgender ausgehender Ports und Zieladressen:
 - TCP Ports 80, 443, 8443 und 9443 | UDP Port 123
 - printer.viollier.ch | portal.viollier.ch | poct.viollier.ch | admin.viollier.ch | software.viollier.ch | results.viollier.ch | *.debian.pool.ntp.org | ntp.viollier.ch

- IP-Adresszuordnung per DHCP ist ausreichend, wenn die v-box[®] ausschliesslich als Print-Server genutzt wird

- Bei Einbindung von POCT-Geräten oder Resultatübermittlung via v-box[®] ist eine statische IP-Adresse zwingend

- Mitteilung der IP-Adresse, Subnetzmaske, DNS-Adresse und Standardgateway bei statischer IP-Adresse an Viollier

→ viollier.ch/de/v-box