

Condizioni locali per l'utilizzo di v-consult® e della v-box®

- La v-box® e la stampante Dymo® devono essere collegate alla corrente (2 collegamenti) e devono essere connesse a Internet (1 collegamento LAN RJ45).
Non vanno scollegate durante la notte o il fine settimana!

- Impostazioni firewall con attivazione delle porte e degli indirizzi di destinazione seguenti:
 - Porte TCP 80, 443, 8443 und 9443 | Porta UDP 123
 - printer.viollier.ch | portal.viollier.ch | poct.viollier.ch | admin.viollier.ch | software.viollier.ch | results.viollier.ch | *.debian.pool.ntp.org | ntp.viollier.ch

- L'assegnazione dell'indirizzo IP tramite DHCP è sufficiente se la v-box® viene utilizzata esclusivamente come server di stampa

- Per il collegamento degli apparecchi POCT e il trasferimento dei risultati tramite v-box® è necessario un indirizzo IP statico

- Notifica a Viollier di indirizzo IP, maschera di sottorete, indirizzo DNS e gateway standard in caso di indirizzo IP statico

→ viollier.ch/it/v-box